

## Tárolási javaslatok az OMNIGene®•GUT mintákhoz

Az alábbi javaslatok az OMNIGene•GUT segítségével vett és stabilizált fekália (széklet) minták tárolásához nyújtanak útmutatást.

- **Helyiség hőmérséklete:** Az OMNIGene•GUT segítségével gyűjtött fekália/széklet 60 napig tárolható szobahőmérsékleten.
- **Hosszútávú tárolás:** az OMNIGene•GUT minták hosszútávú tárolásához javasoljuk azok hűtőflakonokban való egyenletes elosztását és -80°C-on való tárolását.
- **Rövidtávú tárolás -80°C-on:** az OMNIGene•GUT mintákat az OMNIGene•GUT tubusban maximum egy hónapos időtartamra le lehet fagyasztani -80°C-ra.
- **Rövidtávú tárolás -20°C-on:** az OMNIGene•GUT minták az OMNIGene•GUT tubusban vagy hűtőflakonokban hónapokig eltarthatók -20°C-on.
- **Tárolás 4°C-on:** nem ajánljuk az OMNIGene•GUT minták tárolását 4°C-on.
- **Fagyás-olvadási ciklusok:** az OMNIGene•GUT 6 fagyás-olvadási ciklus erejéig megőrzi a mikrobiális struktúrát és a DNA integritást.

	Helyiség hőmérséklete	4°C	-20°C	-80°C
Az OMNIGene•GUT tubusban	max. 60 napig	Nem ajánlott	hónapokig	1 hónapig*
hűtőflakonokban O-gyűrűvel	max. 60 napig	Nem ajánlott	hónapokig	évekig

**1 táblázat:** Az OMNIGene•GUT segítségével vett és stabilizált minták tárolási javaslata.

\*Az OMNIGene•GUT tubus törekennyé válhat a -80°C-on történő tárolás esetén. A fagyasztott tubusokat óvatosan kell kezelni.

### A műszaki segítség elérhető hétfőtől péntekig (9:00 – 17:00 között):

- Díjmentesen (Észak-Amerikából): 1.866.813.6354, 6-os mellék
- Minden egyéb országból: +1.613.723.5757, 6-os mellék
- Email: [support@dnagenotek.com](mailto:support@dnagenotek.com)

Az OMNIGene•GUT (OM-200) nem kapható az Egyesült-Államokban.

Az OMNIGene•GUT (OMR-200) kizárólag kutatási célra szolgál; diagnosztikai eljárásokban nem használható.

Egyes DNA Genotek termékek nem kaphatók mindenütt.

Az \*OMNIGene a DNA Genotek Inc. regisztrált márkája. Minden egyéb e helyütt említett márka és névjegy annak tulajdonosának tulajdona.

Minden DNA Genotek protokoll, white paper, pályázati protokoll megtalálható weboldalunk "Segítség" része alatt: [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).