

Recomendaciones de almacenaje para muestras en OMNIGene®•GUT

Estas recomendaciones son una guía para el almacenamiento de muestras fecales colectadas y estabilizadas en OMNIGene•GUT.

- **Almacenamiento a temperatura ambiente:** Las muestras fecales colectadas con OMNIGene•GUT pueden ser almacenadas a temperatura ambiente hasta por 60 días.
- **Almacenamiento a largo plazo:** Para almacenamiento a largo plazo, se recomienda hacer alícuotas de las muestras colectadas en OMNIGene•GUT en crioviales y almacenar a -80°C.
- **Almacenamiento a corto plazo a -80°C:** Las muestras colectadas en OMNIGene•GUT pueden ser almacenadas -80°C hasta por un mes.
- **Almacenamiento a corto plazo a -20°C:** Las muestras colectadas en OMNIGene•GUT pueden ser almacenadas en el tubo de OMNIGene•GUT o en crioviales a -20°C por meses.
- **Almacenamiento a 4°C:** No se recomienda el almacenamiento de las muestras en OMNIGene•GUT a 4°C.
- **Ciclos de congelación y descongelación:** OMNIGene•GUT puede preservar el perfil de microbiota y mantener la integridad del ADN hasta por 6 ciclos de congelación y descongelación.

	Temperatura ambiente	4°C	-20°C	-80°C
En OMNIGene•GUT	Hasta 60 días	No se recomienda	meses	1 mes *
En crioviales con anillo torico	Hasta 60 días	No se recomienda	meses	Por años

Tabla 1: Recomendaciones de almacenamiento para muestras colectadas y estabilizadas en OMNIGene•GUT.

*El tubo de OMNIGene•GUT se puede hacer frágil cuando se almacena a -80°C. El tubo congelado debe manipularse con cuidado.

Soporte técnico disponible de Lunes a Viernes (9 h a 17 hET)

- Llamada gratis (Norte America): 1.866.813.6354, opción 6
- Otros países: +1.613.723.5757, opción 6
- Correo electrónico: support@dnagenotek.com

OMNIGene•GUT (OM-200) no está disponible a la venta en los Estados Unidos.

OMNIGene•GUT (OMR-200) es para uso exclusivo en investigación, no para procedimientos de diagnóstico.

*OMNIGene es una marca registrada de DNA Genotek Inc. Todas las marcas y los nombres contenidos en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Todos los protocolos, reportes técnicos y notas de aplicación de DNA Genotek están disponibles en la sección "Support" de nuestro sitio web, en www.dnagenotek.com