

# OM-AC1 Gabhálas leithris

Úsáidte le  **OMNIGENE<sup>®</sup>-GUT**


## TREORACHA ÚSÁIDEORA

Úsáidtear an gabhálas leithris seo le trealamh OMNIGENE<sup>®</sup>-GUT chun bailiúchán de shamplaí feacacha a éascú.


**Rabhadh:** NÁ lig d'uisce leithreas, fual, glantach nó cumhrán teacht i dteagmháil leis an ngabháltas leithris seo.

**Stóráil:** 15 ° C go 25 ° C


### Nós Imeachta:

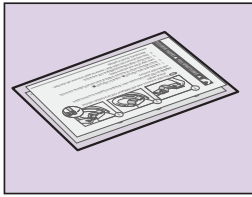


- 1 Soláthraítear dhá gabhálas leithris sa chás nach féidir leat sampla a bhailiú ar an gcéad iarracht.

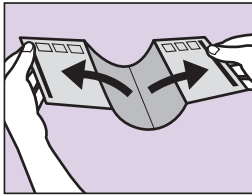

- 2 Bain go cúramach an chiumhais oscailte le ▲ ; déan arís don chiumhais le ■.

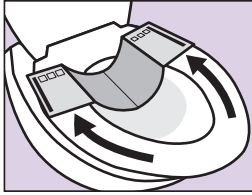

- 3 Cuir an dromchla greamachán den gabhálas ar **CÚL an suíochán leithris** le greamachán in aice le imeall seachtrach an tsuíocháin agus brúigh go daingean.

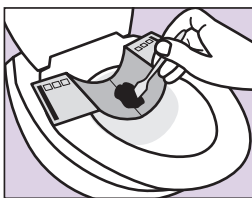

- 4 Bailigh an sampla faecach de réir treoracha úsáideora OMNIGENE-GUT.



- 5 Lig don gabhálas titim sa leithreas. Fan nóiméad amháin go dtí go mbíonn an páipéar bog, agus ansin sruthlaigh. Nó, caith uait é sa bhrúscar.

Nóiméad amháin

**DNA genotek**



Déantar OM-AC1 san Ísiltír do DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Ceanada K2V 1C2

*Samplaí d'ardchaighdeán  
Feidhmíocht cruthaithe*

Teil : +1.613.723.5757  
Facs: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

Is trádmharc cláraithe de DNA Genotek Inc. é \*OMNIGENE.

D'fhéadfadh nach mbeadh roinnt táirgí DNA Genotek ar fáil i ngach réigiún geografach, déan teagmháil le dionadaí díolacháin le haghaidh sonraí.

Tá gach prótacal de chuid DNA Genotek, chomh maith leis na páipéir bhána agus nótaí iarratais ar fáil sa mhír tacaíochta ar ár láithreán gréasáin ag [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Paitinn ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

Tá © 2018 DNA Genotek Inc., ina fhochuideachta de OraSure Technologies, Inc., gach ceart ar cosaint.  
PD-PR-00846 (IE - Irish Gaelic) Issue 1/2018-11

