

키트 요약 및 설명:

OMNImet™-GUT은 사람의 대변 샘플에서 대사산물을 채취하고 안정화하는 데 필요한 자료와 지침을 제공합니다.

경고 및 사용상 주의사항:

- 주의하여 취급하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 열원, 불꽃 및 화염과 가까이 두지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 안정액 튜브를 꼭 닫아두십시오.
- 외부용으로만 사용하십시오.
- 튜브에서 노란색 튜브 탭을 제거하지 마십시오.
- 튜브에 든 안정액을 흘리지 마십시오.
- 액체가 눈이나 피부에 닿았다면 물로 씻어냅니다. 눈에 심한 자극을 초래할 수 있습니다. 섭취하지 마십시오.
- www.dnagenotek.com에서 MSDS를 참조하십시오.
- 액상 대변 검체를 채취하는 경우, 별도로 제공된 사용자 지침 참고하십시오.
- 작은 물건은 질식 위험을 초래할 수 있습니다.

보관 방법: 채취 전후 15°C ~ 25°C (60°F ~ 78°F)에서 실온 보관.

생물학적 검체 운송에 적용되는 해당 규정에 따라 배송합니다.

라벨 기호 표시:

- 가연성
- 경고
- 검체 채취 기간(사용 기간)
- 카탈로그 번호
- 제조사
- 주의, 사용 설명서 참조
- 로트 번호
- 15°C / 25°C 보관 지침
- 60°F / 78°F

연구 전용

진단 절차에 사용 금지

사용 지침


수집 전 모든 지침을 숙지하십시오.

절차:



1 중요한 준비 사항:

- 채취를 시작하기 전에 방광을 비웁니다.
- 소변이나 화장실 물이 묻지 않게 대변 검체를 채취합니다.
- 수집 기기와 함께 제공될 수 있는 화장실 부속 장치를 사용합니다.
- 화장지 또는 티슈가 필요할 수 있습니다.

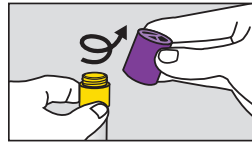


- ### 2 노란색 튜브 탭을 잡고 보라색 뚜껑만 풀어서 나중에 사용할 수 있도록 치워둡니다. 안정액은 각별히 주의하여 취급하십시오.

중요:

- 노란색 튜브 탭을 제거하지 마십시오. 튜브에 든 안정액을 흘리지 마십시오. 튜브는 똑바로 세우도록 설계되지 않았으므로 튜브의 안정액을 흘리지 마십시오.



- ### 3 주걱을 사용하여 소량의 대변 검체를 채취합니다.

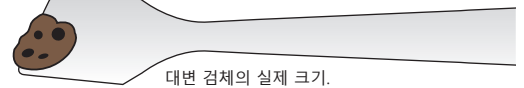

대변 검체의 실제 크기.




- ### 4 대변 검체를 노란색 튜브 탭 부분으로 옮깁니다. 노란색 튜브 탭에 검체가 채워질 때까지 반복합니다.

중요: 검체를 튜브 안으로 밀어 넣지 마십시오.




- ### 5 튜브 상단에 수평하게 굽어내어 검체를 평평하게 하고 잔여물은 제거합니다.

필요에 따라 화장지나 티슈로 튜브와 탭의 외부를 닦아줍니다.

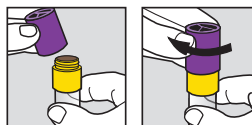


- ### 6 보라색 뚜껑을 집어 노란색 튜브 상단에 맞추고 돌려서 닫습니다.

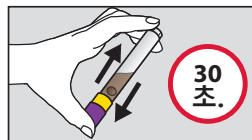

- ### 7 최소 30초간 밀봉한 튜브를 최대한 빠르고 세게 앞뒤로 흔들어줍니다.

대변 검체가 튜브 내의 안정액과 혼합됩니다. 모든 입자가 용해되지 않을 수 있습니다.

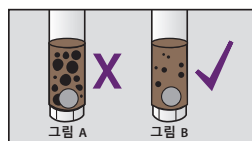

- ### 8 중요: 그림 A에서와 같이 큰 입자가 남아 있는 경우 계속 흔들어줍니다.



- ### 9 주걱을 원래 포장에 넣거나 화장지로 싸서 휴지통에 버립니다.

중요: 검체 처리를 위해 키트 제공 업체가 별도로 송부한 배송 지침에 따라 검체를 발송합니다.