

Doporučení pro uchovávání vzorků OMNIGene®•GUT

Smyslem těchto doporučení je být vodítkem pro uchovávání fekálních vzorků (vzorků stolice) odebraných a stabilizovaných v OMNIGene•GUT.

- **Uchovávání při pokojové teplotě:** Fekální vzorky (vzorky stolice) odebrané v OMNIGene•GUT lze uchovávat při pokojové teplotě po dobu až 60 dnů po odběru vzorku.
- **Dlouhodobé uchování:** Doporučujeme, aby byly alikvotní podíly vzorků OMNIGene•GUT umístěny do kryoampulí a uloženy při teplotě -80°C pro dlouhodobé uchování.
- **Krátkodobé uchování při -80°C :** Vzorky OMNIGene•GUT lze zmrazit při -80°C ve zkumavce OMNIGene•GUT až na 1 měsíc.
- **Krátkodobé uchování při -20°C :** Vzorky OMNIGene•GUT lze uchovávat ve zkumavce OMNIGene•GUT nebo kryoampuli po dobu měsíců při -20°C .
- **Uchování při 4°C :** Nedoporučujeme uchovávat vzorky OMNIGene•GUT při 4°C .
- **Zmrazovací cykly:** OMNIGene•GUT zachová strukturu mikrobiálního společenství a udrží integritu DNA až po 6 zmrazovacích cyklů.

	pokojevá teplota	4°C	-20°C	-80°C
ve zkumavce OMNIGene•GUT	až 60 dnů	nedoporučuje se	měsíců	1 měsíc*
v kryoampulích s těsnicím kroužkem	až 60 dnů	nedoporučuje se	měsíců	let

Tabulka 1: Doporučení pro uchovávání vzorků odebraných a stabilizovaných v OMNIGene•GUT.

*Zkumavka OMNIGene•GUT může zkréhnout, je-li uložena při teplotě -80°C . Při manipulaci se zmrazenou zkumavkou je třeba postupovat opatrně.

Technická podpora je k dispozici od pondělí do pátku (9:00 až 17:00 ET):

- Bezplatná linka (Severní Amerika): 1.866.813.6354, volba 6
- Všechny ostatní země: +1.613.723.5757, volba 6
- E-mail: support@dnagenotek.com

OMNIGene•GUT (OM-200) se neprodává v USA.

OMNIGene•GUT (OMR-200) je určen k použití při výzkumu, nikoli v diagnostických postupech.

Některé produkty společnosti DNA Genotek nemusí být dostupné ve všech zeměpisných oblastech.

*OMNIGene je registrovaná ochranná známka společnosti DNA Genotek Inc. Všechny ostatní značky a názvy obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Všechny protokoly, oficiální zprávy a uživatelské informace společnosti DNA Genotek jsou k dispozici v sekci podpory našich webových stránek www.dnagenotek.com.